

شناسنامه تجهیزات آزمایشگاهی

آب مقطرگیری	نوع دستگاه:
AQUAMAT 3000	مدل:
JANKE & KUNKEL	کارخانه/ شرکت سازنده/ کشور سازنده:
۳۳۵ - طبقه ۵	شماره اموال:
آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته	محل استقرار:
	مشخصات نمایندگی:
دستور العمل استفاده:	
<p>۱- ابتدا دستگاه را به برق وصل نمائید و سپس آن را روشن نمائید.</p> <p>۲- شیرآب را به اندازه کافی باز نمائید.</p> <p>۳- صبر کرده تا آب دستگاه به جوش آید و درجه حرارت آب شیلنگ خروجی طوری باشد که دست را نسوزاند</p> <p>۴- بعد از اتمام کار ابتدا شیر آب را بسته سپس دستگاه را خاموش کرده و نهایتاً از برق بکشید.</p>	
نگهداری:	
<p>۱- تا زمان روشن بودن دستگاه چندبار به آن سر بزنید.</p> <p>۲- شیر آب بیش از حد باز نباشد .</p> <p>۳- حرارت آب خروجی داغ نباشد</p> <p>۴- سر شیلنگ خروجی آب مقطر در ظرف مخصوص باشد .</p>	
کالیبراسیون:	