

شناسنامه تجهیزات آزمایشگاهی

ELISA READER الیزاریدر	نوع دستگاه:
DA 3200	مدل:
ایران DNAN	کارخانه/ شرکت سازنده/ کشور سازنده:
۹۲۵ طبقه ۵	شماره اموال:
آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته	محل استقرار:
شرکت مهندسی نوین گستر - تهران تلفن: ۰۱-۷۷۶۹۵۲۷۰	مشخصات نمایندگی:
<p>۱- دکمه POWER را بزنید</p> <p>۲- از قسمت MENU وارد PROGRAM شوید</p> <p>۳- نوع فیلتر را انتخاب نمائید (مثلاً ۳۳۰-۴۵۰ می باشد)</p> <p>۴- در قسمت بعدی منحنی X, Y را تعیین نمائید ($X =$ غلظت و $Y =$ ابزورینس)</p> <p>۵- تعداد کالیبراتورهای مورد استفاده را وارد نمائید سپس واحد کالیبراتور (غلظت) را وارد کرده و در نهایت غلظت کالیبراتورها را وارد نمائید</p> <p>۶- رنج کنترل مثبت را اینتر کرده و در نهایت END و READ را بزنید .</p>	
نگهداری:	
<p>۱- هر چند یکبار برای استاندارد سازی و کالیبراسیون دستگاه از استانداردهای خاص با رنج معلوم استفاده شود</p> <p>۲- جهت جلوگیری آسیب دستگاه از گرد و غبار بهتر است همیشه با کاور مناسب پوشیده شود.</p>	
کالیبراسیون:	