

شناسنامه تجهیزات آزمایشگاهی

| | |
|---|---------------------------------------|
| ترازو حساس | نوع دستگاه: |
| HR-200 | مدل: |
| ژاپن AND | کارخانه/ شرکت سازنده/ کشور سازنده: |
| طبقه ۵ - ۹۱۹ | شماره اموال: |
| آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته | محل استقرار: |
| | مشخصات نمایندگی: |
| <p>دستور العمل استفاده:</p> <ol style="list-style-type: none">۱- دستگاه را به برق وصل نمائید .۲- دکمه ON را روشن نمائید.۳- درب های شیشه ای آن باید بسته باشد .۴- دکمه TAR را زده تا دستگاه صفر را نشان دهد.۵- یک برگ کاغذ کوچک را یا تمیز را روی صفحه گذاشته و درب را ببندید۶- مجدداً گزینه TAR را زده تا دستگاه دوباره صفر را نشان دهد.۷- درب دستگاه را باز کرده و به آرامی ماده مورد نظر را روی کاغذ اضافه نمائید.۸- مجدداً درب را بسته عدد دستگاه را خوانده و در صورت ناهمخوانی با وزن مورد نظر مجدد مرحله بالا را تکرار کرده تا وزن مناسب خوانده شود .۹- پس از برداشت ماده مورد نظر دستگاه را خاموش کرده صفحه ترازو را تمیز نموده و درب شیشه ای را بسته و دستگاه را از برق خارج نمائید. | |
| نگهداری: | |
| کالیبراسیون: | |