

شناسنامه تجهیزات آزمایشگاهی

ترمو میکسر	نوع دستگاه:
THERMOMIXER COMFORT	مدل:
آلمان - EPPENDORF	کارخانه/ شرکت سازنده/ کشور سازنده:
۷۷۷ - طبقه ۵	شماره اموال:
آزمایشگاه تخصصی دانشجویان انگل شناسی MSC – Ph.D	محل استقرار:
شرکت تجهیز گستر - تهران - خ طالقانی غربی شماره ۱۶۸ طبقه دوم	مشخصات نمایندگی:
<p>۱- دکمه POWER دستگاه را روشن نمائید</p> <p>۲- با دکمه TEM دمای مورد نظر را انتخاب نمائید</p> <p>۳- با دکمه TIME زمان مورد نظر را انتخاب نمائید</p> <p>۴- بعد از رسیدن دستگاه به زمان و دمای مورد نظر نمونه ها را داخل چاهک مربوطه قرار داده و دکمه START را انتخاب کرده و درب دستگاه را ببندید</p> <p>۵- پس از اتمام کار دستگاه و شنیدن بوق پایان نمونه ها را خارج کرده و دستگاه را خاموش نمائید.</p>	
نگهداری:	
<p>این دستگاه دارای دو چاهک مخصوص برای میکرو تیوپ های بزرگ و کوچک است آچار در کشوی میز پایین دستگاه قرار دارد پیچ ها را باز کرده و از چاهک مخصوص استفاده بنمائید.</p>	
کالیبراسیون:	