

## شناسنامه تجهیزات آزمایشگاهی

سیستم الکتروفورز	نوع دستگاه:
SN 8512523	مدل:
ایران - AKHTARIAN	کارخانه/ شرکت سازنده/ کشور سازنده:
	شماره اموال:
آزمایشگاه تخصصی دانشجویان انگل شناسی MSC – Ph.D	محل استقرار:
اختریان - تهران	مشخصات نمایندگی:
<p>۱- به اندازه استاندارد تعیین شده روی مخزن دستگاه از بافر TAE 1X- داخل تانک بریزید ۲- ژل را با CAST داخل بافر غوطه ور نمایید. ۳- نمونه را با سمپلر داخل چاهک بریزید و درب دستگاه را ببندید. ۴- دکمه ON را روشن نمایید. ۵- از برقراری جریان برق مطمئن شوید . ۶- بعد از پایان کار دستگاه را خاموش کرده درب را باز نموده ژل را برداشته و داخل تانک را از بافر TAE خالی کرده و تانک را بشوئید</p>	
نگهداری: مراقب باشید در زمان خالی نمودن بافر TAE وارد قسمت POWER دستگاه نشود .	
کالیبراسیون:	