

شناسنامه تجهیزات آزمایشگاهی

میکروسانتریفوژ	نوع دستگاه:
CENTRIFUGE 5415 D	مدل:
EPPENDORF آلمان	کارخانه/ شرکت سازنده/ کشور سازنده:
۷۷۵ - طبقه ۵	شماره اموال:
آزمایشگاه تخصصی دانشجویان انگل شناسی MSC – Ph.D	محل استقرار:
شرکت تجهیز گستر - تهران - خ طالقانی غربی شماره ۱۶۸ طبقه دوم	مشخصات نمایندگی:
<p>۱- دکمه POWER دستگاه را روشن نمائید</p> <p>۲- نمونه را بسته به اندازه میکرو تیوب داخل چاهک مورد نظر قرار دهید .</p> <p>۳- پس از اطمینان از تراز بودن میکروتیوب ها، دما و زمان مورد نظر را انتخاب نمائید .</p> <p>۴- صفحه محافظ و درب میکرو سانتریفوژ را ببندید.</p> <p>۵- دکمه START را انتخاب نمائید .</p> <p>۶- پس از اتمام کار و زدن بوق توسط دستگاه با دکمه OPEN درب دستگاه را باز کرده و نمونه ها را خارج نمائید.</p>	
نگهداری:	
بعد از اتمام کار صفحه و روتور می بایستی با الکل تمیز شود	
کالیبراسیون:	