

شناسنامه تجهیزات آزمایشگاهی

Electro blotter	نوع دستگاه:
52-20-20	مدل:
PEQLAB- شرکت طوبی نگین	کارخانه / شرکت سازنده / کشور سازنده:
	شماره اموال:
	محل استقرار:
	مشخصات نمایندگی:
<p>دستور العمل استفاده:</p> <ol style="list-style-type: none">۱- پیچ های دستگاه را باز کنید.۲- روی صفحه بلاتر را با بافر انتقال ژل مرطوب کنید.۳- کاغذها و ژل را روی قسمت مرطوب صفحه قرار دهید.۴- در دستگاه را ببندید و پیچ ها را محکم کنید.۵- کابل ها را به منبع تغذیه وصل کنید.۶- ولتاژ و آمپر منبع تغذیه را با کلید مربوطه تنظیم کنید.۷- دکمه Start را بزنید.۸- بعد از پایان زمان انتقال دکمه خاموش دستگاه را فشار دهید.۹- پیچ ها را باز کنید.۱۰- کاغذها و ژل را خارج کنید.۱۱- سطح صفحه را به آرامی تمییز و خشک نمایید.	
نگهداری: کابل های قرمز و سیاه را در جای درست قرار دهید.	
کالیبراسیون:	