

شناسنامه تجهیزات آزمایشگاهی

ژل داکيومنت (تصوير بردار ژل)	نوع دستگاه:
GENE FLASH	مدل:
انگلیس - SYNGENE	کارخانه/ شرکت سازنده/ کشور سازنده:
۹۰۷ - طبقه ۵	شماره اموال:
آزمایشگاه تخصصی دانشجویان انگل شناسی MSC – Ph.D	محل استقرار:
	مشخصات نمایندگی:
<p>۱- دکمه POWER دستگاه را روشن نمائید</p> <p>۲- پس از اطمینان از تمیز بودن صفحه ژل را روی صفحه قرار دهید .</p> <p>۳- دکمه LIVE را بزنید .</p> <p>۴- دکمه WHITE را روشن نمائید .</p> <p>۵- موقعیت قرارگیری ژل را بر روی صفحه تنظیم نمائید مخصوصاً از نظر عدم وجود حباب</p> <p>۶- دکمه WHITE را خاموش و دکمه UV را روشن نمائید</p> <p>۷- مراقب باشید که ژل UV کمتری بخورد و دکمه فریز را انتخاب کرده و بعد UV را خاموش نمائید.</p> <p>۸- بعد از SAVE کردن عکس ژل، دستگاه را خاموش نمائید</p> <p>۹- ژل را برداشته و سطح صفحه را با الکل ضد عفونی نمائید</p>	
نگهداری:	
کالیبراسیون:	